


Instal·lació del Topspin 2.1

<note> El procés d'instal·lació del Topspin 2.1 ja està descrit amb detall per l'estació de treball HP Z400 de l'espectròmetre Avancell+ 600 a [Instal·lació del Topspin 2.1](#). Així doncs, aquestes instruccions seran molt més simples i esquemàtiques. </note>

Copio el contingut del DVD d'instal·lació del Topspin al disc dur per tal de fer més ràpida la instal·lació.

Lavors executo el programa autorun per iniciar la instal·lació del Tospin. Com que ja està instal·lat el Topspin 3.1, trio l'opció *Customized* per podeu excloure de la instal·lació els components *Diskless* i *FLEXIm* i fer servir els instal·lats amb el Topspin 3.1,

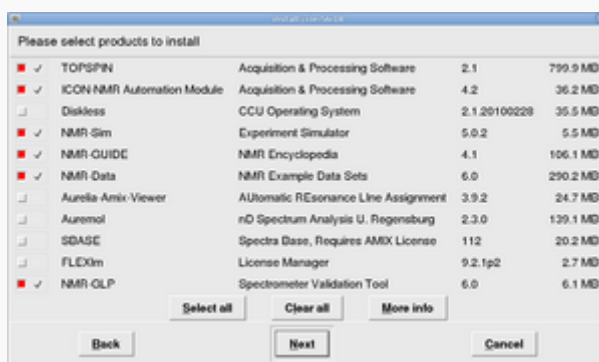


A continuació, a la finestra *Select a spectrometer configuration to import* trio l'opció *spect in /opt/topspin3.1*



Contesto **no** a la pregunta de si vull afegir la carpeta d'instal·lació del Topspin a la variable *PATH* general, on ja està definit el directori del Topspin-3.1. Això vol dir si escrivim *topspin* en una terminal, accedirem a la versió 3.1.

Després de triar l'usuari *nmsu* (que ja existeix) i de definir el password de l'usuari d'administració, comença la instal·lació del Topspin-2.1... i poc després finalitza sense cap missatge d'error,

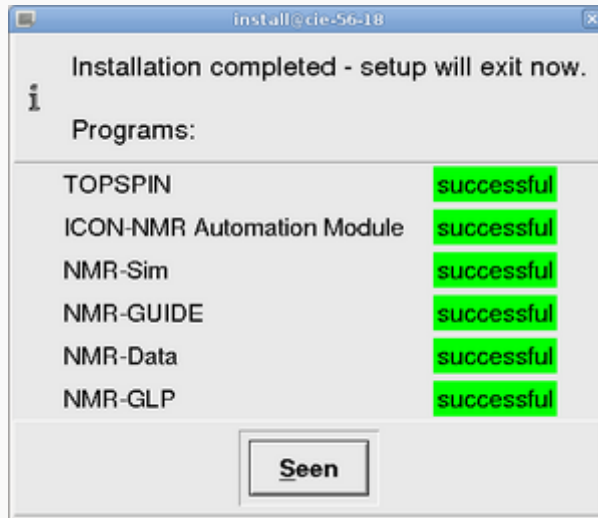

From: <https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link: https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp_xw4400_400sb_topspin21&rev=1363105497

Last update: **2013/03/12 17:24**

