

Instal·lació de Topspin 2.1



El procés d'instal·lació del Topspin 2.1 ja està descrit amb detall per [l'espectròmetre Avancell+ 600](#), així doncs, aquestes instruccions seran molt més simples i esquemàtiques.

Preparació de TopSpin 2.1

Copio el contingut del DVD d'instal·lació del Topspin 2.1 al disc dur per tal de fer més ràpida la instal·lació,

```
[sermnadmin@cie-55-32 Topspin-3.2]$ md5sum TopSpin-3.2.3.iso
796d08c62e14cbbc58c43d20992b0b89 TopSpin-3.2.3.iso
```

A continuació munto el fitxer ISO ¹⁾

```
$ sudo mkdir /mnt/iso
[sudo] password for sermnadmin: *****
$ mount -t iso9660 -o loop ../TopSpin-3.2.3.iso /mnt/iso/
$ df -hl | grep iso
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2/TopSpin-3.2.3.iso
3.8G 3.8G 0 100% /mnt/iso
```

Llavors executo el programa autorun per iniciar la instal·lació del Tospin, i marco les opcions,

- Install Bruker software including TopSpin 3.2 and CMC-assist 2.0
- Install GPL licensed GNU GCC 4.5.3 compiler (recommended)

que s'instal·laran a `/opt/topspin3.2`

Com a *setup type* trio

- Data processing, acquisition and automation

i li dic que afegeixi el directori d'instal·lació del TopSpin al PATH.

¹⁾ Instruccions a <http://www.tecmint.com/how-to-mount-and-unmount-an-iso-image-in-linux/>

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp_xw4400_400wb_topspin21&rev=1441182373

Last update: **2015/09/02 10:26**



