

Instal·lació de Topspin 2.1



El procés d'instal·lació del Topspin 2.1 ja està descrit amb detall per l'[espectròmetre Avancell+ 600](#), així doncs, aquestes instruccions seran molt més simples i esquemàtiques.

Preparació de TopSpin 2.1

Copio el contingut del DVD d'instal·lació del Topspin 2.1 al disc dur per tal de fer més ràpida la instal·lació,

```
[sermnadmin@cie-55-32 Topspin-2.1]$ md5sum ts21.iso  
80f22b9cd6863054326612ca448c7b25  ts21.iso
```

A continuació, munto el fitxer ISO ¹⁾ com a superusuari,

```
# mount -t iso9660 -o loop .TopSpin-3.2.3.iso /mnt/iso/  
# df -hl | grep iso  
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-2.1/TopSpin-2.1.8.iso  
                2.7G  2.7G      0 100% /mnt/iso
```

Llavors executo el programa autorun per iniciar la instal·lació del Topspin, i marco les opcions,

- Install Bruker software including TopSpin 3.2 and CMC-assist 2.0
- Install GPL licensed GNU GCC 4.5.3 compiler (recommended)

que s'instal·laran a `/opt/topspin3.2`

Com a *setup type* trio

- *Customized* per triar quins mòduls s'instal·len, i a la pantalla següent trio
 - TOPSPIN
 - ICON-NMR Automation
 - NMR-SIM
 - NMR-GUIDE
 - NMR-Data
 - NMR-GLP
- descarto la instal·lació del gestor de llicències FLEXLM perquè ja es va instal·lar amb el Topspin-3

A la pantalla següent em demana si vull importar la configuració d'un dels espectròmetres disponibles a `/opt/topspin3.2` i trio que s'importi la configuració de *spect* definida a la v. 3.2.

Quan em pregunta si vull actualitzar el contingut de la variable global *PATH* a la nova instal·lació de Topspin. Com que per ara es farà servir aquesta versió del Topspin, faig una còpia de seguretat del

Last
update:
2015/09/04 15:25 informatica:hp_xw4400_400wb_topspin21 https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp_xw4400_400wb_topspin21&rev=1441373131

fitxer actual (*/etc/profile.d/topspin.sh* i */etc/profile.d/topspin.csh*) i després trio l'opció d'actualitzar el *PATH*.

Com a *NMR Super User* trio *nmrsu*, que ja es va crear en instal·lar el Topspin-3.2, i llavors entro la constrasenya habitual pel compte d'administrador del Topspin.

1)
Instruccions a <http://www.tecmint.com/how-to-mount-and-unmount-an-iso-image-in-linux/>

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp_xw4400_400wb_topspin21&rev=1441373131

Last update: **2015/09/04 15:25**

