

# Avance III 400 MHz SB - Configuració del TopSpin

Aquesta és la llista de tasques de configuració a rer per completar la instal·lació i configuració del TopSpin 3.6.4:

-  edprobe
  - copiar els fitxers de configuració de les sondes i seleccionar la sonda TBI que està muntada
-  expinstall
  - copiar els parameter sets ~/par/user
-  prosol
  - copiar els valors de la darrera instal·lació.
-  pulse programs
  - copiar els fitxers de la darrera instal·lació.
-  pulse shapes
  - copiar els fitxers de la darrera instal·lació.
-  compilació dels programes AU amb `cplbruk all` i `cpluser all`
-  Variable Temperature Unit (VTU) & Edte
  - s'obre la finestra Edte sense problemes
-  topshim
  - s'executa, però vol una mostra de 90%H<sub>2</sub>O + 10%D<sub>2</sub>O per fer unes calibracions, i l'aturo per ara.

## Edprobe

Les tres sondes disponibles per aquest espectròmetre són,

| Nickname               | Probe ID       | Description                               |
|------------------------|----------------|---|
| 1H+BB+Fluor - ATMA     | Z104450 / 0188 | PA BBO 400S1 BBF-H-D-05 Z                 |
| OLD 1H+BBI (19F-109Ag) | Z8202 / 0003   | 5 mm BBI-1H/D Z-GRD Z8202/0003            |
| 4 mm HRMAS 1H/13C/31P  | B3748 / 0321   | 4 mm HRMAS 1H/13C/31P-2H Z-GRD B3748/0321 |

La segona (OLD 1H+BBI) és la que està muntada però el TopSpin no la detecta perquè no té PICS. Per configurar-les, copio els fitxers de configuració de l'anterior instal·lació i comprovo que apareixen a edprobe. Llavors selecciono la sonda OLD 1H+BBI com a sonda actual (`Set as current`), i comprovo i guardo la configuració de les connexions (`Edit RF Connections`).

Els fitxers de configuració actuals són,

```
# pwd
/opt/topspin3.6.4/conf/instr/probeheads

# ls -l
total 48
-rw-rw-rw-. 1 nmrsu nmrsu 9584 Aug 26 11:37 B3748_0321.par
```

```
-rw-rw-rw-. 1 nmrsu nmrsu 15 Mar 2 2020 curprobe
-rw-rw-rw-. 1 nmrsu nmrsu 3061 Mar 2 2020 Z104450_0188.bb
-rw-rw-rw-. 1 nmrsu nmrsu 9854 Aug 26 11:37 Z104450_0188.par
-rw-rw-rw-. 1 nmrsu nmrsu 1314 Mar 2 2020 Z104450_0188.ph
-rw-rw-rw-. 1 nmrsu nmrsu 9585 Aug 26 11:53 Z8202_0003.par
```

## Expinstall

Executo la comanda `expinstall` per copiar i configurar els *parameter sets* a les especificacions de l'espectròmetre. Les opcions triades són:

- Select the type of acquisition: High Resolution Systems
- Available spectrometer or datastation configurations
  - Select the configuration you want to use: spect
- Select the items you want to install
  - Install Pulse Programs
  - Install Bruker AU Programs
  - [unchecked] Recompile All User AU Programs
  - Install Library CPD Programs
  - Install Library Gradient Files
  - Install Library Shape Files
  - Convert Standard Parameter Sets
  - Install Standard Scaling Region Files
  - Install Bruker Python Programs
- Select the basic frequency of your spectrometer
  - Basic Frequency: 400.13
- Select the pre-scan delay DE
  - Default pre-scan-delay (us): 6.5
- Select the plotter paper format
  - Paper format: A4 / Letter

## PENDENT - Còpies de seguretat automàtiques

### Fixers de configuració del TopSpin

Configuro i activo l'opció de crear còpies de seguretat automàtiques de la configuració del TopSpin amb les següents opcions:

- SAVE INSTALLATION FILES
  - Location of backup file: /opt/topspin3.6.3/nmr\_backup \* Installation to be saved (TopSpin home): /opt/topspin3.6.3
  - Spectrometer configuration (e.g. spect): spect
  - Display default information: checked
  - Display additional information: unchecked
- Execute "Save installation specific files" periodically: [Automatic Backup]

Deixo les opcions per defecte i es crea el cron-job que periòdicament farà una còpia dels fitxers de configuració.

Quan surto es compila el programa AU nmr-save i es crea la primera còpia de seguretat.

El contingut de les còpies de seguretat es pot veure al fitxer de registre

```
retrieving path to diskless (may take some time)...
found /usr/diskless
prepare backup: Copy /usr/diskless/prog/logfiles to
/opt/topspin3.6.3/nmr_backup/tmp_backup_dir/logfiles
extract and backup /opt/topspin3.6.3/conf/instr/servtool/bsmstool/boss/
=>
extract and backup /opt/topspin3.6.3/conf/instr/servtool/bsmstool/boss/wb/
now extracting from dir
/opt/topspin3.6.3/conf/instr/servtool/bsmstool/boss/wb/...
[...].
Every file of the following directories will be saved:

/opt/topspin3.6.3/QTP/
/opt/topspin3.6.3/conf/global/
/opt/topspin3.6.3/conf/instr/...
[...]
/opt/topspin3.6.3/db/user/
/opt/topspin3.6.3/data/final/nmr/protocolfiles/

Additionally the following files will be saved (if existing):

/opt/topspin3.6.3/conf/instr/spect/uxnmr.par
/opt/topspin3.6.3/conf/instr/spect/uxnmr.info
[...]
/opt/topspin3.6.3/prog/server/export.conf

-----

start to generate back-up copy...

Now writing zip file
/opt/topspin3.6.3/nmr_backup/completeDirectories.zip1...
[...]
Backing up of NMR data was successful!
The backup file

/opt/topspin3.6.3/nmr_backup/nmr_backup_20210824-1726.zip

has been generated!

#####
```

## Fixers dels usuaris



Configuro l'opció de crear còpies de seguretat automàtiques de la configuració del TopSpin amb les següents opcions:

- SAVE USER FILES
  - Location of backup file: /opt/topspin3.6.3/nmr\_backup
  - Overwrite existing backup file unchecked
  - Display default information: checked
  - Display additional information: unchecked
- Execute Save user files periodically:

premo el botó [\[Automatic Backup\]](#) i s'obre una nova finestra amb els paràmetres de la tasca automàtica. Deixo les opcions per defecte i es crea el cron-job que periòdicament farà una còpia dels fitxers de configuració.

Quan surto es compila el programa AU nmr-save i es crea la primera còpia de seguretat.

El contingut de les còpies de seguretat es pot veure al fitxer de registre

```
retrieving path to diskless (may take some time)...
found /usr/diskless

Every non-Bruker file in /home/sermnadmin/.topspin-cie-54-214.uab.cat/ will
be saved:

Every non-Bruker file in /opt/topspin3.6.3/exp/stan/nmr/au/src/ will be
saved:

now extracting from dir /opt/topspin3.6.3/exp/stan/nmr/au/src/...

Now writing zip file
/opt/topspin3.6.3/nmr_backup/extractedDirectories.zip1...

[...]

Now writing zip file
/opt/topspin3.6.3/nmr_backup/nmr_backup_sermnadmin_20210812-1137.zip...

#####

Backing up of NMR data was successful!
The backup file

/opt/topspin3.6.3/nmr_backup/nmr_backup_sermnadmin_20210826-1027.zip
```

has been generated!

#####

## Còpia dels fitxers de PROSOL

Els fitxers de configuració de PROSOL s'han copiat amb la configuració de l'espectròmetre. Executo edprosol i comprovo que els pulsos estan definits.

## Còpia dels fitxers a les carpetes

"~topspin/exp/stan/nmr/\*/user/"

Copio els fitxers que hi ha a les carpetes exp/stan/nmr/\*/user/ de la 3.6.3.

### exp/stan/nmr/au/src/user

- Copio els fitxers de /mnt/old-opt/topspin/3.6.3
- **PENDENT** Copio els fitxers de /mnt/old-opt/topspin/3.5pl6

### exp/stan/nmr/par/user

- Copio els fitxers de /mnt/old-opt/topspin/3.6.3
- **PENDENT** Copio els fitxers de /mnt/old-opt/topspin/3.5pl6

### exp/stan/nmr/py/user/

- Copio els fitxers de /mnt/old-opt/topspin/3.6.3
- **PENDENT** Copio els fitxers de /mnt/old-opt/topspin/3.5pl6

### exp/stan/nmr/lists/ (multiples carpetes)

- Copio els fitxers de /mnt/old-opt/topspin/3.6.3
- **PENDENT** Copio els fitxers de /mnt/old-opt/topspin/3.5pl6

## Compilació dels programes AU

Executo les comandes compileall per compilar els programes AU de Bruker i els de la carpeta user.

## Configuració dels paràmetres del client i sistema

Un cop completada la configuració del TopSpin amb la comanda cf, a la finestra de *Additional Setups* - *Important* executo la comanda Edcstm per entrar la informació sobre el sistema i el client:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Customer Info</b>              |  |
| <b>Customer Name *</b>            | Servei de Ressonància Magnètica Nuclear                                |
| <b>Operator Name</b>              | —  |
| <b>Company *</b>                  | Universitat Autònoma de Barcelona                                      |
| <b>Address</b>                    | Edifici C, Campus de Bellaterra s/n                                    |
| <b>Postal Code</b>                | 08193  |
| <b>City *</b>                     | Cerdanyola del Vallès  |
| <b>Country *</b>                  | Catalunya (Spain)  |
| <b>Phone Contact Customer *</b>   | +34 93 581 2291  |
| <b>Mobile</b>                     | —  |
| <b>Fax</b>                        | —  |
| <b>E-Mail *</b>                   | <a href="mailto:s.rmn@uab.cat">s.rmn@uab.cat</a>                       |
| <b>Bruker Info</b>                |  |
| <b>Engineer *</b>                 | Òscar Benítez  |
| <b>Office *</b>                   | Bruker Española, S.A.  |
| <b>Central Hotline Phone *</b>    | +34 686 944 920  |
| <b>Central Hotline E-Mail *</b>   | <a href="mailto:oscar.benitez@bruker.com">oscar.benitez@bruker.com</a> |
| <b>System Info</b>                |  |
| <b>Order No. *</b>                | Instal·lat al 1993   |
| <b>Contract Service No</b>        | —  |
| <b>System Type</b>                | Avance III 400 MHz SB - SeRMN, UAB                                     |
| <b>Console Part and Serial No</b> | H03128OB / Var 0.00 & 0122 / ECL 01                                    |
| <b>Coil</b>                       | BZH 161 40 70B   |
| <b>Dewar</b>                      | D 105 52 1275  |
| <b>Shim System Offset *</b>       | 769 mm from magnet top / 768 mm  |
| <b>Shim System Angle</b>          | —  |
| <b>CryoProbe Order No.</b>        | —  |
| <b>Location</b>                   | Servei de Ressonància Magnètica Nuclear                                |
| <b>Register No.</b>               |  |

\* Required Fields

## Finestra de la BSMS Tool

Obro la finestra de la BSMS Tool sense problemes, la configuro perquè es mostri com finestra externa

- Config / External checked

i la moc a la seva ubicació final al monitor secundari. Llavors mesuro el nivell d'heli actual i comprovo

que la BSMS Tool funciona.

## Finestra del senyal de lock

Obro la finestra "LOCK Signal Display" sense problemes. Ja està configurada com finestra externa, o sigui que només l'he de moure a la seva ubicació al monitor secundari.

## Lectura del fitxer de shims

Executo la comanda `rsh` per carregar un dels fitxers de shims més actuals. s'obre la finestra per seleccionar el fitxer a carregar, trio un i el TopSpin el llegeix sense problemes.

## TopShim

Quan executo la comanda `topshim` em demana una mostra que doni un senyal de 1H intens (per exemple, 90%H<sub>2</sub>O + 10%D<sub>2</sub>O) perquè ha de fer unes calibracions, possiblement un mapa de shims (`topshim 3D`).

Poso la mostra de sacarosa en 90%H<sub>2</sub>O+10%D<sub>2</sub>O, executo `topshim` i els missatges indiquen que està adquirint el mapa de shims, equivalent a executar `topshim 3d`.

## PENDENT - Unitat de temperatura (VTU)

Amb la comanda `edte` obro la finestra de control de la Unitat de temperatura (VUT) sense problemes.



A la configuració de la sonda (`edprobe`) posa que el termopar és `Type_T`, però a la pestanya "Config.", apareix en vermell el missatge "**Current probehead sensor : Type\_T.**"-

Vol dir això que hi ha un error a la configuració?

Caldrà consultar-ho amb el suport tècnic de Bruker.

## PENDENT: Configuració del MICS

Comprovo que MICS ha creat els fitxers `mics.sh` i `mics.csh` dins `/etc/profile.d` per tal que el programa s'executi automàticament cada cop que un usuari obri una sessió.

Caldrà afegir/completar les següents dades:



- cryoshims actuals
- cryoshims anterior
- registre de lectures anteriors de LHE
- registre de recàrregues de LHE
- registre de recàrregues de LIN

Les dades de l'imant són:

```
$ cat /opt/topspin3.6.4/conf/instr/spect/uxnmr.par
...
##$ConsolePnSn= <H031280B / Var 0.00 & 0122 / EC>
...
##$MagnCoilPnSn= <BZH 161 40 70B>
##$MagnDewarPnSn= <D 105 52 1275>
...
##$OrderNo= <Instal.lat al 1993>
```

però quan les entro al formulari per descarregar-me el fitxer BIS, em surt el missatge “BIS file for magnet no 161 / cryostat 1275 not found”, de forma que l'hauré de crear manualment.

Obro la pàgina ( [Manually create BIS File \(old systems\)](#)), trio l'opció BZH system (4K only), i entro el número de l'imant (161) i del criostat (1275). Llavors apareix un avís en pantalla,

```
BIS file for magnet no 161 / cryostat 1275
```

Note:

manually creating a BIS file should be done for OLD systems only (e.g. no BIS available for download).

Do not attempt to use this function for systems with active cooling and/or liquefaction technology!

com que no se'ns aplica, premo el botó [Continue](#) i a la pantalla següent es mostra un avís on s'indica que no et pot crear el fitxer BIS d'aquest imant a través de l'aplicació i que cal emplenar i enviar un formulari amb les dades,

```
Online BIS creation is not possible for this system.
```

```
Please fill out the form below, according to the magnet manual,
and send it to mics@bruker.com for manual BIS creation.
```

```
BIS Parameter Form: bis_parameters.docx
```

Descarrego el fitxer, l'empleno amb les dades tècniques de la taula següent, i l'envio a mics@bruker.com junt amb les pàgines rellevants del manual escanejades.

| <b>Magnet</b>                       |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Magnet BZH Number                   | 161           |
| Frequency                           | 400 MHz       |
| Cryobore                            | 70 mm         |
| Design Letter                       | D             |
| Design Version                      | —             |
| <b>Cryostat</b>                     |               |
| Cryostat Serial                     | 1275          |
| Dewar Type                          | D105          |
| RT Bore                             | 52 mm         |
| <b>Helium</b>                       |               |
| He Total Volume                     | 84 L          |
| He Holdtime                         | 220 days      |
| He Boil-Off                         | 12 mL/h       |
| <b>Nitrogen</b>                     |               |
| N2 Total Volume                     | 84.5 L        |
| N2 Holdtime                         | 14 days       |
| N2 Boil-Off                         | 220 mL/h      |
| N2 Vessel Height                    | 906 mm        |
| <b>Helium Sensor</b>                |               |
| Part Number                         | HZ10362/ / 00 |
| Min. Allowed Level                  | 50 ?? %       |
| Min. Level Energizing               | 75 ?? %       |
| Active Length                       | ??? mm        |
| <b>He level graph</b>               |               |
| Point1 Level                        | 0 %           |
| Point1 Volume                       | ?? L          |
| Point1 Level                        | ?? %          |
| Point1 Volume                       | ?? L          |
| Point1 Level                        | 100 %         |
| Point1 Volume                       | ?? L          |
| <b>Nitrogen Sensor (if present)</b> |               |
| Part Number                         | n.a           |
| Min. Allowed Level                  | %             |
| Active Length                       | mm            |

A partir de la informació anterior, MICS Support m'envia el fitxer BIS de l'imant, i també les pàgines del manual que s'havien imprès malament i no es podien llegir.

Per importar el fitxer BIS de l'imant, executo la comanda /opt/Bruker/mics/micsconfig

```
$ cd /opt/Bruker/mics/
$ ./micsconfig
2021-08-31T09:55:13.643+0200: initializing MICS Installer - please wait...
2021-08-31T09:55:13.748+0200: ***** Installer for MICS 2.09i (2021-06-24)
started *****
2021-08-31T09:55:13.749+0200:   os type: linux (os.name=Linux)
```

```
2021-08-31T09:55:13.749+0200: MICS_HOME already set to /opt/Bruker/mics
2021-08-31T09:55:13.749+0200: MICS_HOME from env: true
2021-08-31T09:55:13.757+0200: user id: '1000'
2021-08-31T09:55:13.761+0200: environment matches: true
2021-08-31T09:55:13.851+0200: next to class bch.mics.d.W
2021-08-31T09:55:13.852+0200: redirecting output to
/opt/Bruker/mics/micsinstall.log
[...]
```

Llavors importo el fitxer BIS generat per Bruker, configuro MICS perquè es connecti directament a la BSMS

```
BSMS (recommended, requires ELCB
ELCB IP address: 149.236.99.20
```

comprovo la connexió

```
BSMS/ELCB Connection Working
```

```
The connection test with the BSMS/ELCB was successfully performed:
```

```
Address: 149.136.99.20:5500
Firmware: 150423
```

i finalitzo la configuració

```
[...]
2021-08-31T10:08:20.216+0200: BIS backup: /opt/Bruker/mics/bis/bisdata.dat
to bisdata.dat.2021-08-31_10h08m20s
2021-08-31T10:08:20.251+0200: /opt/Bruker/mics/conf/mics.conf written
2021-08-31T10:08:20.253+0200: /opt/Bruker/mics/conf/n2_sensor.conf written
2021-08-31T10:08:20.254+0200: /opt/Bruker/mics/conf/standalone.conf written
2021-08-31T10:08:20.254+0200: MICS 2.09i configuration done.
```

## PENDENT: Instal·lació del gestor de llicències CodeMeter



Instal·lar el CodeMeter i preguntar a Bruker quin cost tindria aconseguir una llicència per l'espectròmetre.

## PENDENT - Calibratge de pulsos



Calibrar els pulsos més rellevants i entrar els valors al PROSOL.

Faig servir la mostra de sacarosa en 90%H<sub>2</sub>O+10%D<sub>2</sub>O per calibrar el puls de 1H amb pulsecal i el resultat és,

1H:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| gammaB1/2pi at 0.8 dB (0.833 W): | 6759.3 Hz |
| 90o pulse at 0.8 dB (0.833 W):   | 36.99 us  |
| 90o pulse at -11.2 dB (13.2 W):  | 9.29 us   |

Entro el valor al prosol.

## Enllaços d'interès

- [Bruker AVANCE Pulse and Shim Calibration Procedure](#), JHU NMR Facility.
- [NMR Reference Standards](#). Suitable for instrument qualification and performance verification of modern NMR instruments. Merck-Sigma-Aldrich.
- [QUANTITATIVE NMR. Technical Details and TraceCERT® Certified Reference Materials](#). Merck-Sigma-Aldrich.
- [Gadolinium\(III\) chloride solution](#). Ref. Ref. 721913. NMR reference standard, 0.1 mg/mL in D<sub>2</sub>O (99.9 atom % D), Methanol-13C 0.1 % (99 atom % 13C), water 1 %, NMR tube size 5 mm × 8 in. Merck-Sigma-Aldrich.
- [Gadolinium\(III\) chloride hexahydrate 99% \(titration\)](#). Ref. G7532. Merck-Sigma-Aldrich.
- [0.1 MG/ML GDCL3:6H2O IN D2O](#), Item Number: DLM-90.
- Oliveira, R.A., Silva, R.O., Molander, G.A. and Menezes, P.H. (2009), 1H, 13C, 19F and 11B NMR spectral reference data of some potassium organotrifluoroborates. Magn. Reson. Chem., 47: 873-878. <https://doi.org/10.1002/mrc.2467>

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp\\_z230\\_400sb\\_topspin364\\_2&rev=1630397398](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp_z230_400sb_topspin364_2&rev=1630397398)

Last update: **2021/08/31 10:09**

