

Instal·lació del Topspin 3.2 PL 7

Com que no aconsegueixo que funcioni la còpia del Topspin 3.2 Patchlevel-3 procedent de l'anterior estació de treball, decideixo instal·lar de zero la darrera versió disponible per consoles Avancell: Topspin 3.2 Patchlevel-7.

Instal·lació de les llibreries de 32-bits necessàries

La nova versió del programa d'instal·lació requereix diverses llibreries de 32-bits que no s'instal·len per defecte a la versió de 64-bits de Debian. L'absència d'aquestes llibreries fa que el programa d'instal·lació doni missatge d'error quan s'executa,

```
sermnadmin@cie-55-32:~/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7$ ./install.cmd
NOTE: using DISPLAY=:0
Please enter root password if prompted for it.
Password:
NOTE: using DISPLAY=:0
NOTE: using
TCL_LIBRARY=/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/linux/tcl-8.5.11/lib/tcl8.5
NOTE: using
TK_LIBRARY=/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/linux/tk-8.5.11/lib/tk8.5
NOTE: running
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/linux/tk-8.5.11/bin/wish8.5 -f
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/xwinstall.d/swim/lib/xwinstall.tcl --
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/linux/tk-8.5.11/bin/wish8.5: error while loading shared libraries: libX11.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Installation program failed with status 127
(Command:
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/linux/tk-8.5.11/bin/wish8.5 -f
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/xwinstall.d/swim/lib/xwinstall.tcl --)
```

Les llibreries a instal·lar que no troba el programa són:

```
sermnadmin@cie-55-32:~/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7$ ldd
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/linux/tk-8.5.11/bin/wish8.5
    linux-gate.so.1 (0xf77d1000)
    libX11.so.6 => not found
    libXft.so.2 => not found
    libfreetype.so.6 => not found
```

```
libfontconfig.so.1 => not found
libXrender.so.1 => not found
libm.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libm.so.6 (0xf761b000)
libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libc.so.6 (0xf746e000)
libxcb.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1 (0xf7447000)
libdl.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libdl.so.2 (0xf7442000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x56654000)
libXau.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6 (0xf743e000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0xf7438000)
```

Per resoldre el problema instal·lo els següents paquets (i automàticament aquells dels quals en depenen):

- libx11-6 [i386]
- libxft2 [i386]
- libfreetype6 [i386]
- libfontconfig1 [i386]
- libxrender1 [i386]
- libsm6 [i386] (necessària pel programa xpdf)

Instal·lació del Topspin 3.2 PL-7

Un cop instal·lades les llibreries necessàries, executo el programa d'instal·lació

```
sermnadmin@cie-55-32:~/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7$ ./install.cmd
NOTE: using DISPLAY=:0
Please enter root password if prompted for it.
Password:
NOTE: using DISPLAY=:0
NOTE: using
TCL_LIBRARY=/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/linux/tcl-8.5.11/lib/tcl8.5
NOTE: using
TK_LIBRARY=/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/linux/tk-8.5.11/lib/tk8.5
NOTE: running
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/linux/tk-8.5.11/bin/wish8.5 -f
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/xwinstall.d/swim/lib/xwinstall.tcl --
NOTE: using log file: /tmp/install.log
```

i trio l'opció que instal·la “Data processing, acquisition and automation”:

- El programa troba l'anterior instal·lació del Topspin (/opt/topspin3.2.3) i l'indico que importi la configuració de l'espectròmetre d'aquesta instal·lació.
- A continuació demana que s'aturi la CCU per continuar amb la instal·lació. Ho faig i continuo endavant.

- Al pas de configuració del tallafocs (firewall), triu l'opció `Show necessary firewall rules` i desactivo la configuració automàtica del firewall.

Els programes que s'instal·laran són:

- TopSpin 3.2
- CMC-a 2.1
- IconNMR 4.7.7_20
- Diskless 3.2.20150721
- NMR-Sim 5.5.3
- NMR-GLP 7.5
- NMR-GUIDE 4.3
- NMR-Data 8.4
- FLEXlm 9.5.7

El registre del procés d'instal·lació s'anota als fitxers:

- `/tmp/install.log`
- `/opt/topspin3.2/install.log`

Al final del procés d'instal·lació i configuració sorgeixen tres errors (veure més avall) que no afecten a la instal·lació del TopSpin i programes associats.

Error IpsoOS post installation

Al final del procés d'instal·lació apareix un error relacionat amb l'*IpsoOS post installation*

```
during command /tftpboot/install-services
Errors:
/tftpboot/service-lib.sh: line 241: rpm: command not found
*** Fatal error: ***

/tftpboot/install-services: is not a number

Output:
/tftpboot/install-services: terminated with status 99
```

i

```
Error: Execute cmd: exit=99
Error: Execute cmd: error=</usr/diskless/crco_data/service-lib.sh: line 241:
rpm: command not found
*** Fatal error: ***

/usr/diskless/crco_data/crco-install: is not a number
>
Error: Execute cmd: exit=99
Error: Execute cmd: error=</tftpboot/service-lib.sh: line 241: rpm: command
not found
*** Fatal error: ***
```

```
/tftpboot/install-services: is not a number
```

Aquest error potser es podria solucionar amb la instal·lació del paquet `rpm`, però la recomanació per Debian és no instal·lar-ho i emprar el programa `alien` per tal que la instal·lació dels paquets amb format `.rpm` es gestioni conjuntament amb la dels paquets propis de Debian en format `.deb`.

Premo el botó [Seen](#) per continuar,  i ja miraré més endavant si cal corregir o completar aquest pas de la instal·lació.

Error FLEXlm post installation

Al final del procés d'instal·lació apareix un error relacionat amb *FLEXlm post installation*

```
during command installation script (post)
Errors:
./Bruker/service-lib.sh: line 241: rpm: command not found
is not a number
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/xwinstall.d/modscript
s/flexlm.post: terminated with status 99
```

Output:

i

```
Error: Execute cmd: exit=99
Error: Execute cmd: error=<./Bruker/service-lib.sh: line 241: rpm: command
not found
is not a number
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/xwinstall.d/modscript
s/flexlm.post: terminated with status 99>
```

Com en el cas de l'error anterior, premo el botó [Seen](#) per continuar, i  ja miraré més endavant si cal completar o corregir algun pas del procés d'instal·lació i/o configuració.

Error configuració firewall

Al final del procés d'instal·lació apareix un error relacionat amb la configuració del firewall,

```
*** Error ***
*
Could not show firewall rules for Diskless:
(command: /bin/bash /usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh show)

/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 241: rpm: command not found
Fatal error: is not a number
```

```
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: terminated with status 3
```

Com abans, premo el botó **Seen** per continuar, i  ja miraré més endavant si cal completar o corregir algun pas del procés d'instal·lació i/o configuració.

Arrencada de la CCU

Em connecto a la CCU amb la comanda `cu -l ttyS2` per poder monitoritzar el procés d'arrencada, i premo el botó de reset de la CCU perquè es posi en marxa. El procés d'arrencada progressa correctament fins que s'atura a causa d'un error relacionat amb el fitxer *swapfile*.

```
mount swapfile ASP_ST2:/usr/diskless/clients/spect/swapfile failed, rpc
status 2 RPC: Can't decode result
```

```
PANIC: nfs_swapvp failed mounting swap or dump device
```

```
syncing disks... done
```

```
Fast ethernet (FEN): 100 MBit/s, half duplex
```

```
BRUKER CCU R4600 Monitor
```

```
Version 5.40 MIPS OPT Thu May 17 12:18:17 MSZ 2001 mar
```

```
Memory size: 16777216 (0x1000000) bytes, 16 MB
```

```
Icache size: 16384 (0x4000) bytes
```

```
Dcache size: 16384 (0x4000) bytes
```

```
>>
```

Comprovo el contingut de la carpeta */usr/diskless/clients/spect* i veig que no hi ha cap fitxer *swapfile*. En unes instruccions antigues trobo com crear-lo amb la comanda `dd if=/dev/zero of=/usr/diskless/clients/spect/swapfile bs=8000000 count=1`

```
root@cie-55-32:/usr/diskless/clients/spect# dd if=/dev/zero
of=/usr/diskless/clients/spect/swapfile bs=8000000 count=1
1+0 records in
1+0 records out
8000000 bytes (8.0 MB) copied, 0.00518841 s, 1.5 GB/s
```

```
root@cie-55-32:/usr/diskless/clients/spect# ls -l
total 7828
-rw----- 1 root 995      0 Mar  1  2000 dump
dr-xr-xr-x 2 root 995    4096 Apr 21 12:00 lock
drwxr-xr-x 8 root 995    4096 Apr 21 12:00 root
-rw-r--r-- 1 root 995 8000000 Apr 21 12:34 swapfile
drwxr-xr-x 8 root 995    4096 Apr 21 12:00 var
```

Un cop creat el fitxer *swapfile* torno a reiniciar la CCU i aquest cop s'atura després de muntar les carpetes *root* i *swap*

RISC/os Release 4_52 mips Version UMIPS

```
Total real memory = 16777216
Available memory   = 14442496
Root on nfs file :, Swap on nfs file :
Fast ethernet (FEN) : 100 MBit/s, full duplex
hostname: spect
domainname: (none)
Root fstype nfs
Available memory   = 12795904

Fast ethernet (FEN) : 100 MBit/s, full duplex
```

Per intentar tenir més informació, reinicio la CCU amb el botó **Reset** i quan arrenca, aturo el procés amb **Ctrl+C** per accedir al *Monitor Mode* (prompt “»”). Llavors canvio la variable de entorn *bootmode* de *c* a *m* i torno a reiniciar la CCU,

```
>> printenv bootmode
bootmode=c
>> setenv bootmode m
>> printenv bootmode
```

i reinicio de nou la CCU per córrer els tests de la placa,

```
Running Power-On Diagnostics...
Low Memory Test... PASSED
ID PROM Test... PASSED
Write Buffer Test... PASSED
Memory Tests... PASSED
SCC Test... PASSED
Timer/Time-of-Day Clock Test... *** SKIPPED ***
Battery Check Test...state 00000002
PASSED
NVRAM Test... PASSED
Lance Register Test ... *** SKIPPED ***
Lance Master Test ... *** SKIPPED ***

Fast ethernet (FEN): 100 MBit/s, half duplex

Power-On Diagnostics..... PASSED
  Main Memory Test..... PASSED    ID PROM Test.....
PASSED
  Write Buffer Test..... PASSED    SCC Tests.....
PASSED
  NVRAM Tests..... PASSED    Ethernet Tests.....
PASSED

BRUKER CCU R4600 Monitor
Version 5.40 MIPS OPT Thu May 17 12:18:17 MSZ 2001 mar
Memory size: 16777216 (0x1000000) bytes, 16 MB
Icache size: 16384 (0x4000) bytes
```

```
Dcache size: 16384 (0x4000) bytes
```

i tot indica que no hi ha cap problema. Malgrat això, la CCU continua sense arrencar.

Creació dels fitxers a /dev

En unes instruccions d'instal·lació del TopSpin 2.1 per Linux (Installation Guide Red Hat Enterprise Linux WS 4. TopSpin 2.1. Version 2.1.1) trobo una possible causa: que no s'hagin creat els fitxers pels dispositius a `/usr/diskless/clients/spect/root/dev`. Ho comprovo i veig que la carpeta `/usr/diskless/clients/spect/root/dev` està buida.

Per si de cas aquesta és la causa dels problemes, creo els dispositius amb la comanda `MKDEV -m RS2330`, però em dona un missatge d'error perquè el fitxer fa servir una sintaxi de bucle `for` obsoleta. Faig una còpia del fitxer amb el nom `MKDEV-new.sh` i corregeixo l'error per poder executar el programa amb un shell actual (afegir `"do"` i `"done"` a dos o tres bucles `"for"`).

Llavors executo el nou programa `MKDEV-new.sh` i aquest crea els dispositius (només alguns?), i això permet que la CCU arrenqui quan la reinicio.

Ara que tinc accés a la CCU, executo el programa `MKDEV` des de la CCU per crear els dispositius correctament.

Command is respawning too rapidly

A la terminal de la CCU a estones apareix el missatge

```
Apr 21 15:22:17 INIT: Command is respawning too rapidly.  Check for possible errors.  
id:  aq "/etc/startd"
```

on `aq` correspon a la connexió amb la placa d'adquisició

```
spect > more /etc/inittab  
...  
aq:234:respawn:/etc/startd  
ec:234:off:/etc/ecud  
...
```

Primer intent d'executar TopSpin

El primer intent d'executar TopSpin no funciona perquè no troba una llicència vàlida

```
sermnadmin@cie-55-32:/opt/topspin3.2$ ./topspin  
TopSpin 3.2 pl 7  -  Copyright (C) 2015 Bruker BioSpin GmbH  
Installation directory: "/opt/topspin3.2"  
Waiting for FLEXlm license
```

```
2016-04-21T13:59:59.900+02:00
Cannot checkout TopSpin FLEXlm license
FEATURE TOPSPIN3 Invalid license file syntax
Feature:          TOPSPIN3
License path:     /usr/local/flexlm/Bruker/licenses/license.dat
FLEXlm error:    -2,413
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.macrovision.com".
```

The FLEXlm host ID of this machine is a0369f8f0ab3

If your workstation controls the spectrometer,
you may run the program without license.
This requires the acquisition server to be ready.

```
checking connection to spectrometer (may last a minute)
no spectrometer service license available
```

per resoldre el problema, poso el nom sencer del servidor de llicències (rmn6.uab.cat) al fitxer *license.dat*, i afegeixo una entrada per aquest ordinador al fitxer */etc/hosts* per tal que l'ordinador el trobi per sí mateix,

```
# SeRMN - Servers and network devices
#
[...]
158.109.56.84    rmn6.uab.cat          rmn6                # license server
```

Llavors torno a executar el TopSpin i aquest cop dóna un error perquè no troba algunes llibreries,

```
sermnadmin@cie-55-32:/opt/topspin3.2$ topspin
TopSpin 3.2 pl 7 - Copyright (C) 2015 Bruker BioSpin GmbH
Installation directory: "/opt/topspin3.2"
Waiting for FLEXlm license

2016-04-21T16:53:36.534+02:00
Cannot checkout TopSpin FLEXlm license
FEATURE TOPSPIN3 Invalid license file syntax
Feature:          TOPSPIN3
License path:     /usr/local/flexlm/Bruker/licenses/license.dat
FLEXlm error:    -2,413
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.macrovision.com".
```

The FLEXlm host ID of this machine is a0369f8f0ab3

If your workstation controls the spectrometer,
you may run the program without license.
This requires the acquisition server to be ready.

```
checking connection to spectrometer (may last a minute)
```

```
CPR : 2016-04-21 16:53:36.758 +0200
```

```
TopSpin is currently running under  
the spectrometer service license.
```

```
Please apply to receive a correct  
license for your workstation
```

```
using the online license form:
```

```
https://www.bruker.com/nmr\_license\_requests.html
```

```
error message cprserver: GetSystemPrinterList: dlopen(libcups.so) failed
```

```
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError:
```

```
/opt/topspin3.2/jre/lib/i386/libawt_xawt.so: libXext.so.6: cannot open
```

```
shared object file: No such file or directory
```

```
at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
```

```
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:1937)
```

```
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1822)
```

```
at java.lang.Runtime.load0(Runtime.java:809)
```

```
at java.lang.System.load(System.java:1083)
```

```
at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
```

```
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:1937)
```

```
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1843)
```

```
at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:870)
```

```
at java.lang.System.loadLibrary(System.java:1119)
```

```
at java.awt.Toolkit$3.run(Toolkit.java:1636)
```

```
at java.awt.Toolkit$3.run(Toolkit.java:1634)
```

```
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
```

```
at java.awt.Toolkit.loadLibraries(Toolkit.java:1633)
```

```
at java.awt.Toolkit.<clinit>(Toolkit.java:1668)
```

```
at java.awt.Color.<clinit>(Color.java:275)
```

```
at de.bruker.nmr.mfw.root.FramePars.<init>(FramePars.java:82)
```

```
at de.bruker.nmr.mfw.base.Start.<clinit>(Start.java:55)
```

```
premature Java Virtual Machine termination
```

```
Program is exiting ...
```

```
Hit ENTER to continue ...
```

Ho comprovo amb la comanda ldd

```
sermnadmin@cie-55-32:/opt/topspin3.2$ ldd
```

```
/opt/topspin3.2/jre/lib/i386/libawt_xawt.so
```

```
linux-gate.so.1 (0xf77a4000)
```

```
libpthread.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libpthread.so.0  
(0xf771b000)
```

```
libm.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libm.so.6 (0xf76d5000)
```

```
libawt.so => /opt/topspin3.2/jre/lib/i386/libawt.so (0xf7623000)
```

```
libXext.so.6 => not found
```

```
libX11.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6 (0xf74d1000)
```

```
libXrender.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1 (0xf74c5000)
```

```
libdl.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libdl.so.2 (0xf74c0000)
```

```
libXtst.so.6 => not found
```

```
libXi.so.6 => not found
libjava.so => /opt/topspin3.2/jre/lib/i386/libjava.so (0xf749a000)
libjvm.so => not found
libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libc.so.6 (0xf72ed000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x56573000)
libjvm.so => not found
libxcb.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1 (0xf72c6000)
libjvm.so => not found
libverify.so => /opt/topspin3.2/jre/lib/i386/libverify.so (0xf72ba000)
libXau.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6 (0xf72b6000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0xf72af000)
libjvm.so => not found
```

i les instal·lo. Per això cal instal·lar els següents paquets de l'arquitectura *i386* (32-bits) i aquells dels que en depenen (instal·lació automàtica):

- libxext6 [i386]
- libxtst6 [i386]
- libxi6 [i386]



Els missatges “libjvm.so => not found” es poden ignorar ja que la biblioteca “libjvm.so” està disponible al TopSpin
(*/opt/topspin3.2/jre/lib/i386/[client|server]/libjvm.so*).

Ara el TopSpin ja s'executa,

```
sermnadmin@cie-55-32:/opt/topspin3.2$ topspin
TopSpin 3.2 pl 7 - Copyright (C) 2015 Bruker BioSpin GmbH
Installation directory: "/opt/topspin3.2"
Waiting for FLEXlm license

2016-04-22T10:27:59.081+02:00
Cannot checkout TopSpin FLEXlm license
FEATURE TOPSPIN3 Invalid license file syntax
Feature:      TOPSPIN3
License path: /usr/local/flexlm/Bruker/licenses/license.dat
FLEXlm error: -2,413
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.macrovision.com".

The FLEXlm host ID of this machine is a0369f8f0ab3

    If your workstation controls the spectrometer,
    you may run the program without license.
    This requires the acquisition server to be ready.

checking connection to spectrometer (may last a minute)
```

```
CPR : 2016-04-22 10:27:59.296 +0200
TopSpin is currently running under
the spectrometer service license.
Please apply to receive a correct
license for your workstation
using the online license form:
https://www.bruker.com/nmr_license_requests.html
```

i puc provar a configurar-ho amb `cf` i `expinstall`.

Configuració amb "cf"

Executo la comanda `cf` del TopSpin i completa tot el procés però dóna uns avisos:

- no pot llegir la configuració de la BSMS, i
- no troba el fitxer `/opt/topspin3.2/conf/instr/probehead` i demana que es configuri la sonda amb `edhead`. Per resoldre l'error copio el fitxer de la versió anterior del TopSpin.

Torno a executar per segon cop la comanda `cf` i aquest cop es completa el procés de configuració sense errors.

Configuració de la sonda amb "edhead"

No detecta PICS perquè la sonda no en té (correcte), però a la finestra `edhead` apareix seleccionada la sonda:

- 4 mm 4 BB/19F-1H H813/0028

Amb `Edit Probe Parameters` comprovo que els paràmetres de configuració siguin els correctes (ho són) i quan surto les connexions (Channel Routing) són:

Amplifier	Preamplifier	Probe: 4 mm MAS 1H/BB H8113/0028 [33]
[X 100 W]	[HPHP XBB31P]	[BB] 2 Inner Coil
[H 50 W]	[HPHP 19F/1H]	[1H] 1 Inner Coil

i l'opció `Info` al menú de la finestra `edhead` indica quin és el fitxer de configuració de la sonda,

```
Spectrometer configuration:
/opt/topspin3.2/conf/instr/spect
Selected probe:
/opt/topspin3.2/conf/instr/probeheads/H8113_0028_33.par

Name = 4 mm MAS 1H/BB H8113/0028 [3]
```

Instal·lacio dels experiments amb "expinstall"

Executo la comanda `expinstall` i selecciono els tres conjunts d'experiments disponibles:

- High Resolution Systems
- Solid State Systems
- Micro-Imaging and Diffusion Systems

i es completa el procés sense errors ni avisos.

Configuració dels solvents amb "edprosol"

Quan executo la comanda `edprosol` s'obre la finestra *Version Update Dialog* amb el següent missatge:

```
Wrong version of prosol files! Call edprosol to update it!
```

```
You may start a read only session of the editor in order to save your own  
modifications.
```

```
Or you may start an automatic update of your prosol directory branch,  
wherein all prosol parameter files are replaced. Your old 90 deg. pulses are  
saved and the new pulse files are recalculated based on them.
```

i s'ofereixen dues opcions per continuar:

- Read only editor for individual saving
- Automatic Update, saving only 90 deg. reference pulses.

Trio la segona opció i s'obre la finestra *edprosol* però l'únic puls que apareix és el de 90 graus per protó amb Pulse Width [us] = 5,50 i Att. Lvl. [-dbW] = -0.00.



Comprovar els valors d'*edprosol* a l'anterior instal·lació del TopSpin.

Comprovacions varies

Fitxers `gp/user`, `par/user`, `pp/user`, ...

Comprovo que s'hagin copiat a la nova versió de TopSpin els fitxers que hi havia a les següents carpetes de l'anterior versió:

-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/par/users/
-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/par/teo* (i pau*, mir*. Tots es copien a <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/par/users/)
-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/lists/pp/users/
-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/lists/gp/users/ (carpeta buida)
-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/lists/vc/ (carpeta buida)
-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/lists/vd/
-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/lists/vt/ (carpeta buida)
-  <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/lists/wave/users/

Fitxers au/src/user

No hi ha cap fitxer AU a la carpeta:

- <TOPSPIN_HOME>/exp/stan/nmr/au/src/users/

Afegir sermnadmin al grup 'nmrsu'

Afegeixo l'usuari *sermnadmin* al grup *nmrsu*.

Restriccions a l'usuari 'nmrsu'



Caldrà restringir l'usuari *nmrsu*

- que no surti a la finestra de login (gdm3)
- que no es pugui fer login remotament via SSH
- que no es pugui fer login a l'escriptori

Elimino l'usuari *nmrsu* de la llista d'usuaris que es mostra a la pantalla de login. Per fer-ho, edito el fitxer */etc/gdm3/daemon.conf* (abans faig una còpia de seguretat) i, a la secció [greeter] afegeixo les línies:

```
# 20160422 - MCE - Hide nmrsu user from the login screen
IncludeAll = false
Include = sermnadmin,sermnuaab
```

Malauradament, un *bug* al programa fa que ignori aquestes línies i que segueixi sortint l'usuari *nmrsu* a la pantalla de login.

Per tal que *nmrsu* no pugui connectar-se remotament via *SSH*, edito el fitxer */etc/ssh/sshd_config* i afegeixo les línies:

```
# 20160422 - MCE - Prevent nmrsu user from log-in via ssh
DenyUsers nmrsu
```

Exportació de la carpeta de dades

Exporto la carpeta de dades i la carpeta *~topspin/exp/stan/nmr/lists/* al servidor de dades. Primer afegeixo les entrades corresponents al fitxer */etc/exports*

```
[root@cie-55-32 etc]# cat /etc/exports
# export data folder to SeRMN data server
/home/sermnuab/data
sermn.uab.es(ro,sync,no_subtree_check,root_squash,all_squash,insecure)
#
# export lists folder to SeRMN data server
/opt/topspin3.2/exp/stan/nmr/lists
sermn.uab.es(ro,sync,no_subtree_check,root_squash,all_squash,insecure)

[...]
```

i després exporto les carpetes i comprovo que estiguin disponibles i els permisos amb què s'exporten,

```
[root@cie-55-32 etc]# /usr/sbin/exportfs -av
exporting sermnserver.sermn.net:/opt/topspin3.2/exp/stan/nmr/lists
exporting spect:/usr/diskless/clients/spect
exporting spect:/usr/diskless/dl_usr
exporting sermnserver.sermn.net:/home/sermnuab/data

root@cie-55-32:/etc# exportfs -v
/home/sermnuab/data
sermnserver.sermn.net(ro,wdelay,insecure,root_squash,all_squash,no_subtree_c
heck,sec=sys,ro,root_squash,all_squash)
/opt/topspin3.2/exp/stan/nmr/lists
sermnserver.sermn.net(ro,wdelay,insecure,root_squash,all_squash,no_subtree_c
heck,sec=sys,ro,root_squash,all_squash)
/usr/diskless/dl_usr
spect(ro,wdelay,root_squash,no_subtree_check,sec=sys,ro,root_squash,no_all_s
quash)
/usr/diskless/clients/spect
spect(rw,wdelay,no_root_squash,no_subtree_check,sec=sys,rw,no_root_squash,no
_all_squash)
```

Llavors provo a muntar les carpetes al servidor de dades i no em dona cap error, i es pot accedir al contingut de les carpetes.

Adreces IP dels mòduls de la consola



Aquestes adreces només donen accés als mòduls de la consola si es visiten des de l'ordinador de l'espectròmetre. Des de qualsevol altre ordinador, en la major



part dels casos no porten enlloc (són adreces de xarxa local) o a altres ordinadors/dispositius que no tenen res a veure amb els indicats aquí.

- [DRU Service Web - AQS Main](#)

Cortab dels nuclis

Comprovo que s'hagi importat la calibració (Cortab) dels següents nuclis:

- 1H, 2H, 6Li, 7Li, 11B, 13C, 15N, 19F
- 23Na, 27Al, 29Si, 31P, 39K, 67Zn, 71Ga, 77Se, 79Br, 87Rb, 95Mo
- 103Rh, 111Cd, 113Cd, 119Sn, 127I, 195Pt, 199Hg, 207Pb.

Actualització del firmware de la DRU

Descarrego la darrera versió de firmware de la DRU (dru_firmware_151014.gz) i la instal·lo.

Compilació dels programes AU

Provo a compilar el programa AU *nmr_save* amb la comanda `cplbruk nmr_save` i em surt un missatge d'error,

```
nmr_save.c:30:19: fatal error:stdio.h: No such file or directory
#include <stdio.h>
                  ^
compilation terminated
```

Per resoldre'l instal·lo les següents biblioteques de l'arquitectura i386:

- **libc6-dev:i386** (instal·la libc-dev-bin, linux-libc-dev:i386, manpages-dev)
- **libc6-dev-i386:amd64** (instal·la múltiples paquets de l'arquitectura amd64 relacionats amb gcc, lib32, libc6, libx32, i altres, necessaris per compilar aplicacions de 32-bits en un entorn de 64-bits)

Amb això aconseguixo compilar el programa AU *nmr_save*. Llavors provo a compilar tots els programes AU amb les comandes `cplbruk all` i `cpluser all` i es compilen sense cap missatge d'error.

Problemes amb l'IconNMR (xwish3)

Tot i que l'IconNMR no es fa servir en aquest ordinador, quan l'he posat en marxa i he provat a entrar a la configuració, m'ha donat un error semblant al que dona a l'Avancell-600 després d'actualitzar el sistema operatiu, o sigui que intentaré resoldre'l en aquest espectròmetre i després comprovaré la

solució al 600.

L'error és:

```
ILLEGAL TERMINATION
of command /opt/topspin3.2/prog/mod/xwish3
MODULE DIED IN ITS SLEEP
due to signal 11 (Segmentation fault)
(Original message = ILLEGAL TERMINATION
of command /opt/topspin3.2/prog/mod/xwish3
MODULE DIED IN ITS SLEEP
due to signal 11 (Segmentation fault))

=====
14 August 2019 13:00:44.137 +0200
Topspin Version   = 3.2 (of July 20 2015), build 1791
JVM Version       = 1.8.0_31 Oracle Corporation
JVM Total memory = 174 MB
JVM Free  memory = 121 MB

java.lang.Exception: Stack trace
    at
de.bruker.nmr.mfw.base.AbstractMessage.setMsgSource(AbstractMessage.java:813
)
    at
de.bruker.nmr.mfw.base.AbstractMessage.<init>(AbstractMessage.java:772)
    at de.bruker.nmr.mfw.base.BWarning.<init>(BWarning.java:57)
    at
de.bruker.nmr.prsc.cpr.CprListener$CPRWarning.<init>(CprListener.java:337)
    at de.bruker.nmr.prsc.cpr.CprListener.loadAlert(CprListener.java:878)
    at de.bruker.cpr.CPRClientPOA._invoke_loadAlert(CPRClientPOA.java:121)
    at de.bruker.cpr.CPRClientPOA._invoke(CPRClientPOA.java:43)
    at org.openorb.adapter.poa.POA.dispatch(Unknown Source)
    at org.openorb.net.AbstractServerRequest.dispatch(Unknown Source)
    at org.openorb.net.ServerManagerImpl.serve_request(Unknown Source)
    at org.openorb.net.ServerManagerImpl.thread_pool_main(Unknown Source)
    at org.openorb.net.ServerManagerImpl.access$200(Unknown Source)
    at org.openorb.net.ServerManagerImpl$PoolThread.run(Unknown Source)
```

i podria apuntar a que manca algun component d'OpenORB (Corba) o a que hi ha un problema de compatibilitat.

Instal·lo alguns paquets relacionats amb OpenORB/Corba

- libomniorb4-2:i386
- libomnithread4:i386
- libomnithread4-dev:i386
 - The following additional packages will be installed: libdpkg-perl libfile-fcntllock-perl pkg-config
- libc4-2:i386

però no resolen el problema, o sigui que caldrà seguir investigant.

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp_z230t_400wb_topspin327&rev=1565797235

Last update: **2019/08/14 17:40**

