

Tranferència dels ParaVision 4.0, 5.0 i 5.1

En comptes d'instal·lar les diferents versions del ParaVision des dels DVD d'instal·lació, provo a transferir les carpetes de les diferents versions del ParaVision instal·lades a l'estació de treball HP xw4300 actual,

Mida de les particions a la MRI/MRS Off-station

Aquestes són les particions definides al disc dur de l'estació de treball actual:

```
[root@sermn112 opt]# df -hl
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        20G   3.8G   15G   21% /
/dev/sda1        487M   18M  444M    4% /boot
/dev/sda2        39G   34G   3.1G   92% /home
/dev/sda7        78G   55G   20G   74% /opt
none             1.8G    0    1.8G    0% /dev/shm
/dev/sda5        9.7G  115M   9.1G    2% /var
```

Un cop transferit el contingut d'interès a */opt*, caldrà comprovar què hi ha a */home* i decidir què cal transferir.

Mida de les carpetes a /opt a l'estació de treball

```
[root@sermn112 opt]# du -hs /opt/*
83M    /opt/hp
16K    /opt/lost+found
6.7G   /opt/PV4.0
8.7G   /opt/PV5.0
39G    /opt/PV5.1
```

Les carpetes a transferir fan un total aproximat de 60 GBytes, i no hauríem de tenir problemes per transferir-les al volum lògic */opt* de 100 GBytes a la nova estació de treball.

Problema amb la transferència i solució



Per poder transferir les dades amb *rsync* cal **(1)** fer-ho des de la nova estació de treball i **(2)** afegir l'opció `--protocol="30"` perquè sigui compatible amb la versió de *rsync* que hi ha a la vella estació de treball.

Transferència del PV 4.0, PV 5.0 i PV 5.1

Transfereixo el contingut de la carpeta `/opt` a l'antiga estació de treball,

```
root@sermn115:/opt# rsync -Hvax --verbose --progress --stats \
--protocol="30" root@sermn112.sermn.net:/opt/
```

Verificació

Tipus de fitxer	Ordinador actual	Nou ordinador
Fitxer normal	29827	29827 
Carpeta	4264	4264 
Enllaç simbòlic	139	139 

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - SeRMN Wiki

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp_z240mt_offstation_paravision&rev=1491908205

Last update: **2017/04/11 12:56**

