

2008-02-29 - Canvi de ventiladors

Els ventiladors dels components electrònics dels espectròmetres Avance 250 (autoservei) i Avance-250+BACS (robot) han arribat al final de la seva vida útil, i s'han de canviar.

Tots els ventiladors esmentats en aquesta pàgina són de la marca [PAPST](#) per conveniència. Sempre i quan siguin equivalents, es poden muntar ventiladors d'altres fabricants, com ara [ETRI](#), [NMB Technologies Corporation](#), i altres.

Relació de ventiladors

Les dades tècniques dels ventiladors a canviar es resumeixen a la taula següent.

component de la consola	quant	model de ventilador	mides i gruix	c.a./c.c. voltatge	potència
Consola Avance one-bay (DPX)	1	PAPST 4850N, Low noise, 119mm, 230VAC	119x119x38 mm	220 v c.a.	3,5 W
AQX/9	2	PAPST 4182NGX, 119mm, 12VDC	119x119x38 mm	12 v c.c.	3,5 W
AQR/P	2	PAPST 4182NGX, 119mm, 12VDC	119x119x38 mm	12 v c.c.	3,5 W
B-SMS	5	PAPST 4412 FGM, 119mm, 12VDC	119x119x25 mm	12 v c.c.	3,2 W

Addicionalment, la font d'alimentació MML400PFC (Sèrie OMEGA, de [Lambda](#)) té el seu propi ventilador, però a la [documentació tècnica](#) no s'esmenta el tipus. Tanmateix, sembla que encara funciona.

Especificacions dels ventiladors

Paràmetre	PAPST 4850 N	PAPST 4182 NGX	PAPST 4412 FGM
Voltage	230 VAC	12 VDC	12 VDC
Voltage range VDC	n.a.	7 - 15 VDC	7 - 12,6 VDC
Frequency	50 Hz	n.a.	n.a.
Current Intensity	—	0,3 A	
Air flow	100 m³/h	160 m³/h	140 m³/h
Speed	1800 1/min	2800 1/min	2400 1/min
Power consumption	10,0 W	3,5 W	3,2 W
Sound level	4,4 Bel	5,3 Bel	4,8 Bel
Sound pressure level	32 dB(A)	44 dB(A)	38 dB(A)
Ambient temperature	-10 .. 70°C	-10 .. 75°C	-20 .. 75°C
L10 service life at 40°C	57500 h	85000 h	70000 h

Drawing

n.a., no s'aplica

Observations

- **PAPST 4182NGX.** Segons la documentació tècnica, el mòdul AQX/9 necessita 2 ventiladors PAPST 4182NGX, 12VDC, 0,3 Amps, 3,5 Wats
- **PAPST 4112GX.** A la documentació tècnica s'esmenta que el mòdul AQR/P fa servir 2 ventiladors del tipus PAPST 4112GX. Malauradament aquesta referència està descatalogada. Segons EBM-PAPST Ibérica, l'equivalent actual és el ventilador 4182 NGX, el mateix que es fa servir a l'AQX/9.
- **Ventiladors B-SMS.** Segons el manual, es necessiten 5 ventiladors del tipus 42308 (desconeguts, potser és un número de referència interna de Bruker) amb les següents especificacions: FAN 12VDC AX 119CBM/H 119×119. En qualsevol cas, actualment (2008-03-26) hi ha muntats uns ventiladors PAPST 4412 FGM.

- **PAPST 4112GX.** A la documentació tècnica s'esmenta que el mòdul AQR/P fa servir 2 ventiladors del tipus PAPST 4112GX. Malauradament aquesta referència està descatalogada. Segons EBM-PAPST Ibérica, l'equivalent actual és el ventilador 4182 NGX, el mateix que es fa servir a l'AQX/9.

- **Ventiladors B-SMS.** Segons el manual, es necessiten 5 ventiladors del tipus 42308 (desconeguts, potser és un número de referència interna de Bruker) amb les següents especificacions: FAN 12VDC AX 119CBM/H 119×119. En qualsevol cas, actualment (2008-03-26) hi ha muntats uns ventiladors PAPST 4412 FGM.

Dades de PAPST Ibérica

ebm-papst Ibérica S.L.
Avda. del Sistema Solar, 29
E-28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Telefon: +34 91 6780894
Telefax: +34 91 6781530
ventas@ebmpapst.es

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=problemes_tecnics_sermn:20080229_canvi_ventiladors&rev=1234185788

Last update: **2009/02/09 14:23**

