

Canvis de la versió 1.3.0 a 1.3.1

Aquesta versió té la intenció d'implementar el mòdul [Cua de Rutina \(Mòdul\) - IconNMR](#) com a característica principal. També pot tenir altres petits canvis.

Canvis globals

iconNMR from Bruker BioSpin module

- Primera versió del mòdul iconNMR from Bruker BioSpin per enviar mostres a les cues de rutina del SeRMN. Permet crear i gestionar cues, experiments, solvents, etc. També permet enviar formularis de mostres per posteriorment ser processades i crear un fitxer que es pugui interpretar per l'iconNMR. El diagrama de la base de dades que ocupa aquest mòdul es pot veure a [Diagrama de taules per el mòdul iconNMR](#).

Interfície web

Si el mòdul iconNMR està activat:

- A la pàgina principal, a sota de la llista d'instruments, apareixerà una llista de cues per poder enviar mostres.
- S'afegeix el header IconNMR module al menú amb les seves respectives opcions.
- A My account també ens surt la informació de les nostres cues.

Canvis pels caps de grup

Canvis globals per administradors del sistema, pels d'instruments i pels de cues

Canvis per administradors dels instruments

Canvis per administradors de cues

- Ara també existeixen els administradors de les cues, els quals poden processar mostres per tal de crear el fitxer que es pot interpretar per l'iconNMR.

Canvis per administradors del sistema

- A *Configure System* es pot activar/desactivar el mòdul iconNMR. Si es desactiva, totes les opcions d'aquest mòdul desapareixeran del programa (encara que les dades romandran a la

base de dades i no es perdran).

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:reservescanvisfets_130_a_131&rev=1337614106

Last update: **2012/05/21 17:28**

